




Your Companion  
Life Science Separation

## i3 TrackPor / i3 TrackPor P

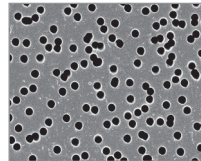

DE

Bedienungsanleitung

Korrekte Handhabung der i3 TrackPor Membranen

EN

Instruction for use

Correct handling of i3 TrackPor membranes



DE

**i3 TrackPor - Goldbeschichtete Polycarbonat Membran**  
**i3 TrackPor P - Goldbeschichtete Polyester-Membran**

---

1. Öffnen Sie den Deckel der Membranbox
2. Entfernen Sie die Pufferfolie, indem Sie mit einer Flachpinzette vorsichtig **waagrecht** in die Inlay-Vertiefung greifen
3. Jede Membran ist durch eine Zwischenlage geschützt. Um diese Zwischenlage zu entfernen, setzen Sie die Flachpinzette bitte ebenfalls **waagrecht** an und heben Sie sie von der Membran vorsichtig ab

**HINWEIS:** Ziehen Sie die Zwischenlage nicht über die Membranoberfläche. Die Goldbeschichtung ist sehr empfindlich



Nicht verwenden, wenn der Filter oder die Verpackung beschädigt ist



Lesen Sie gründlich die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung

EN

**i3 TrackPor - Gold-coated polycarbonate membrane**  
**i3 TrackPor P - Gold-coated polyester membrane**

---

1. Open the lid of the membrane box
2. Remove the buffer film by gently pulling with flat tweezers. Reach **horizontally** into the inlay recess
3. Each membrane is protected by an intermediate layer. To remove this layer, please apply the flat tweezers also **horizontally** and carefully lift them off the membrane

**NOTE:** Do not pull the intermediate layer over the membrane surface. The gold-coating is very sensitive



Do not use if the filter or the packaging is damaged



Read the instructions thoroughly before use